

Тест-комплект по выполнению измерений массовой концентрации аммония в воде с применением фотометра ЭКСПЕРТ-003 СТ-ФОТО Аммоний

Инструкция по измерению

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйрск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

exa@nt-rt.ru || <https://econix.nt-rt.ru/>

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тест-комплект «Аммоний» предназначен для отбора и подготовки пробы воды к анализу на фотометре «Эксперт-003» с целью определения массовой концентрации аммония на соответствие требованиям **СанПиН 2.1.4.1074-01**, **СанПиН 2.1.4.1116-02** и др. НД.

Диапазон измерений концентрации аммония 0,05-3,0 мг/дм³, погрешность ± 0,15 мг/дм³.

Тест-комплект «Аммоний» включает все необходимые материалы и реактивы для отбора и подготовки пробы к фотометрическому анализу по ГОСТ 33045-2014 (метод А), РД 52.24.486-2009, ПНД Ф 14.1:2.1-95, ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013. Расчет массовой концентрации аммония выполняется фотометром «Эксперт-003» автоматически по заводской градуировке, сохраненной в памяти.

Область применения: лабораторный анализ, экспресс-анализ в полевых условиях.

2 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на взаимодействии ионов аммония и аммиака с реактивом Несслера с образованием окрашенного в жёлто-коричневый цвет соединения. Окраска полученного раствора пропорциональна концентрации аммония.

Оптическую плотность окрашенного раствора измеряют на фотометре «Эксперт-003» с картриджем «430» в кювете 30 мм относительно дистиллированной воды. Массовая концентрация аммония рассчитывается автоматически по градуировочному графику, сохраненному в памяти фотометра.

3 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА

Диапазон рН исследуемой воды: 3-9.

Мешающее влияние жесткости устраняют добавлением раствора виннокислого калия-натрия, входящего в данный тест-комплект, с последующим фильтрованием. При этом устраняется также мешающее влияние взвешенных и коллоидных веществ, содержащихся в пробе. Для устранения мешающего влияния остаточного активного хлора следует добавить к пробе эквивалентное количество серноватистокислого натрия (не входит в данный тест-комплект). Мешающее влияние больших количеств железа, цветности (выше 20°С) и мутности устраняют осветлением пробы гидроокисью алюминия (не входит в данный тест-комплект).

4 СОСТАВ ТЕСТ-КОМПЛЕКТА «АММОНИЙ»

- реагенты:

Реагент	50 определений	100 определений
Реагент № 1 Раствор виннокислого калия-натрия 50 %	Флакон с 30 см ³ раствора (1 шт.)	Флакон с 60 см ³ раствора (1 шт.)
Реагент № 2 Реактив Несслера	Флакон с 30 см ³ раствора (1 шт.)	Флакон с 60 см ³ раствора (1 шт.)

- шприц 20 см³ для отбора пробы
- стакан пластиковый низкий 50 см³

- стакан пластиковый высокий 30 см³
- воронка пластиковая
- вата медицинская
- палочка для перемешивания

ПРИМЕЧАНИЕ По требованию доукомплектовывается индикаторной бумагой для контроля величины рН, растворами для нейтрализации анализируемой воды, воронкой и фильтровальной бумагой для отделения взвешенных и коллоидных веществ.

5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Тест-комплект следует хранить в сухом темном месте при температуре от 0 до 20°C; транспортировать при температуре не ниже минус 5°C. Вскрывать реагенты непосредственно перед анализом.

Срок годности – 6 месяцев.

6 ОТБОР ПРОБЫ

Процедура отбора проб воды регламентируется требованиями ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31861-2012 и др.


Отберите шприцем в два приёма 25-30 см³ пробы исследуемой воды и перенесите в стакан пластиковый низкий.

7 ОБРАБОТКА ПРОБЫ

Проверьте значение рН исследуемой пробы. При необходимости нейтрализуйте пробу до рН 3 - 9.

В стакан с пробой внесите 0,5 см³ **Реагента № 1**, перемешайте раствор и оставьте на 10 минут для осаждения ионов кальция и магния в виде тартратов. Чем выше жёсткость воды, тем больше образуется осадка.

Подготовьте и промойте дистиллированной водой ватный фильтр. Для этого вложите небольшой кусочек ваты в нижнюю (зауженную) часть воронки, вставьте воронку в стакан пластиковый высокий и наполните воронку дистиллированной водой. После того, как вся вода перетечет из воронки в стакан, опорожните стакан и ополосните дистиллированной водой. Вытрясите из стакана и воронки остатки воды, вставьте воронку в стакан. Фильтр готов к работе.

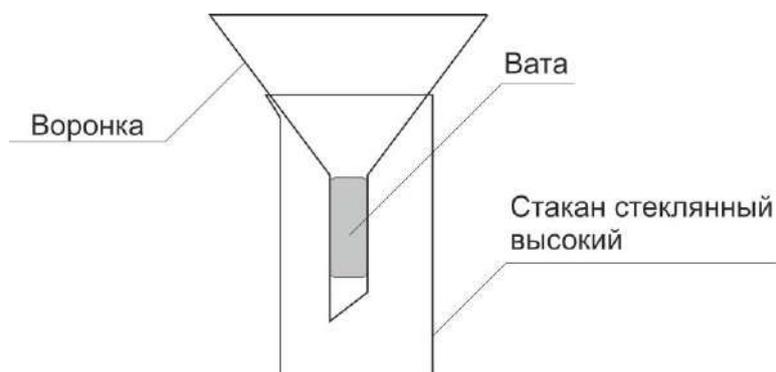

После истечения 10 минут, перелейте обработанную **Реагентом № 1** пробу в воронку. Осадок будет задерживаться на ватном фильтре, а осветленный раствор (фильтрат) будет собираться в стакане. Первые 5 см³ фильтрата вылейте из стакана. После того, как весь раствор перетечёт из воронки в стакан, объём фильтрата в стакане должен быть не менее 20 см³.

Отберите шприцем ровно 20 см³ фильтрата и перенесите в стакан пластиковый низкий, предварительно сполоснув его дистиллированной водой. Внесите 0,5 см³ **Реагента № 2**, перемешайте раствор и оставьте на 10 минут для развития окраски.

8 ИЗМЕРЕНИЕ

- Включить фотометр «Эксперт-003». Установить картридж **«430»**. Нажать кнопку **«ИЗМ»**. Кнопками «←» и «→» выбрать градуировку **«Аммоний»** (см. Протокол градуировок). При необходимости выполнить градуировку по стандартным растворам иона аммония (**Приложение А**).
- Установить в фотометрической ячейке кювету 30 мм с дистиллированной водой.
- Нажать кнопку **«Ф1»** (или **«НОЛЬ»** для модели фотометра «Диалог») для обнуления показания оптической плотности.
- Извлечь кювету, вылить дистиллированную воду. Залить в кювету пробу, обработанную по п. 7 (с момента внесения **Реагента № 2** должно пройти ровно 10 минут).
- Установить кювету в фотометрической ячейке, дождаться стабилизации показания оптической плотности и считать значение массовой концентрации аммония с дисплея фотометра с округлением до второго знака после запятой.
- Если измеренное значение превышает 3 мг/дм³ (верхнюю границу диапазона измерений), разбавить пробу дистиллированной водой и повторить обработку по п. 7 и измерение по п. 8. Измеренное значение концентрации должно находиться в пределах 0,05-3 мг/дм³. Для расчета конечного результата умножить измеренное значение концентрации на коэффициент разбавления.

Приложение А

Градуировка фотометра по стандартным растворам иона аммония

Используя аттестованный раствор иона аммония (ГСО или др.), приготовить шкалу стандартных растворов с массовой концентрацией 0; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 мг/дм³.

Отобрать по 20 см³ каждого из стандартных растворов и обработать реагентом в соответствии с п. 7.

По истечении 10 минут после внесения последнего реагента выполнить градуировку фотометра в соответствии с Руководством по эксплуатации, используя картридж «430» и кювету 30 мм. В качестве холостой пробы при обнулении показания оптической плотности использовать дистиллированную воду.

Выполненная градуировка будет сохранена в памяти фотометра под выбранным номером.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйрск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

exa@nt-rt.ru || <https://econix.nt-rt.ru/>